

GALILEI

Be cool, Be alive.

薬用保冷庫

MediFridge

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用!!

設定温度範囲が広いECモードと
高精度温度制御のHCモードを選択可能!




スイング扉だから出来る使い勝手のよさと安全安心な保冷環境

結露の少ない安定した保冷環境


■ 扉の違い

スライド型

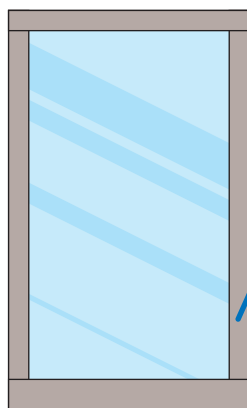

樹脂枠

スイング型

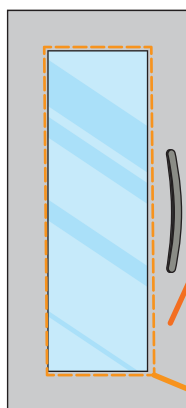


断熱材料枠


ヒーター

- 扉ガラス周りにウレタン発泡材入りで、熱ロスを低減します。
- 庫内収容物を確認できるガラス面積も確保しています。
- 結露の発生しやすいガラス周囲にヒーターを通電、表面温度上昇と結露を極力抑えます。

省スペース対応

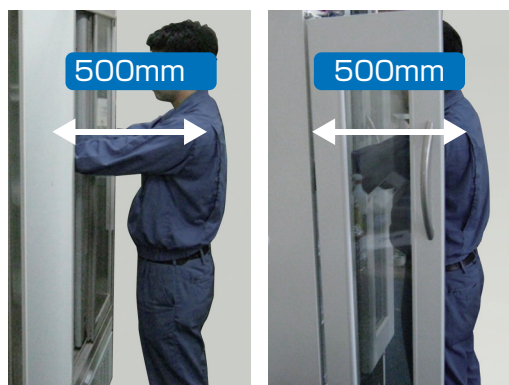

収容物出し入れの為
500mm程度スペース必要。

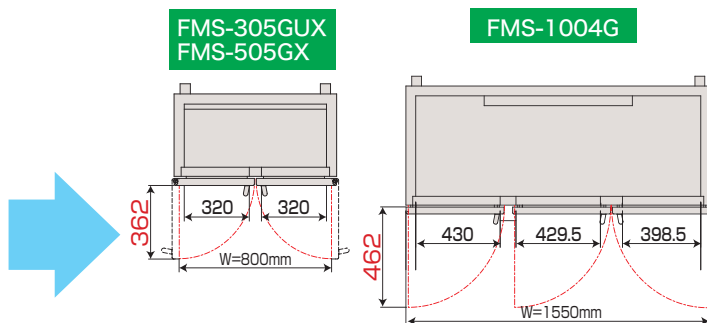

500mm未満の為、手前側に余分なスペースの必要がありません。
幅寸法もより小さく、大容量に!!

収容物の取り出し

スライド扉は
片方ずつしか
開きません。




片側開きも、両側開き
も可能。
収容物の取り出しが
容易になります。

特徴

ノンフロン仕様 (FMS-305GUXとFMS-505GX)

地球温暖化係数が低いため地球環境に優しい冷媒です。
また、フロン排出抑制法の対象外です。

地球温暖化係数(GWP)比較

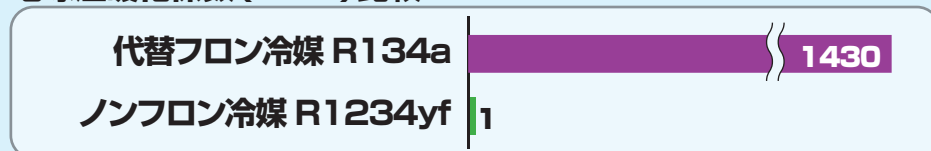


※GWP数値は経済産業省告示第54号およびISO5149-1より引用



運転モード切替機能

EC(Eco Control)モード


温度範囲が2～25℃と広範囲の設定が可能。
要冷薬品のみならず、常温薬品の保管もできます。

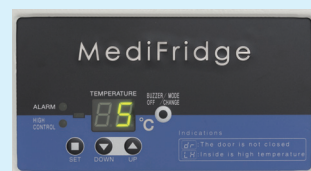




EC(ECO Control)モード
1℃単位で表示

HC(High Control)モード

設定温度 3℃、4℃、5℃の選択が可能です。
●温度分布(設定±1℃以内)
●温度変動幅を小さくし、より安定した庫内温度を実現。
厳密な温度管理が必要な医薬品保管に最適です。

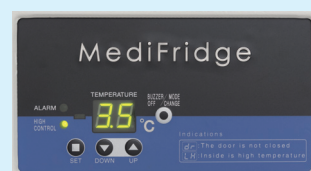

HC(High Control)モード
1～7℃を0.1℃単位で表示

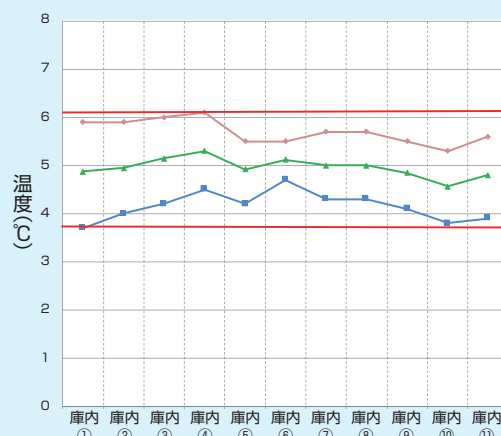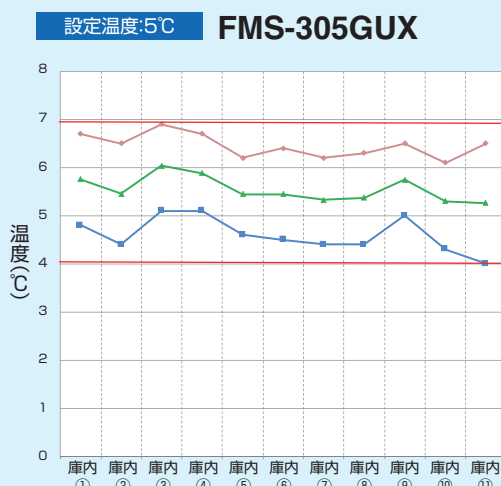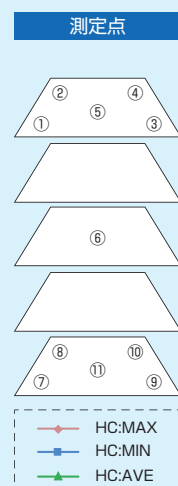

※測定条件 周囲温度30℃、湿度60%、無負荷 庫内11点 空気温度測定。
※各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。
※各データは当社基準で測定しております。

ラインナップ




FMS-305GUX ※1

有効内容積 **300L**

外形寸法: W800×D450(548)×H1,870mm

内形寸法: W700×D285×H1,337mm

標準価格 **369,000円(税抜)**

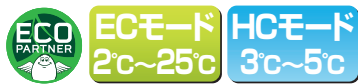

FMS-505GX

有効内容積 **500L**

外形寸法: W800×D650(748)×H1,870mm

内形寸法: W700×D485×H1,337mm

標準価格 **612,000円(税抜)**



FMS-1004G

有効内容積 **1020L**

外形寸法: W1550×D650(748)×H1,870mm

内形寸法: W1450×D460×H1,337mm

標準価格 **979,000円(税抜)**

※1 転倒防止処置必須 ※全機種転倒防止処置を推奨します。

オプション

遮光フィルム仕様

紫外線を含めた外部からの光を遮光します。
冷暗所保存薬品用として使用できます。


FMS-305GUX/505GX
標準価格:42,000円(税抜)

FMS-1004G
標準価格:63,000円(税抜)



ガラス無し仕様

※追加費用は
かかりません。

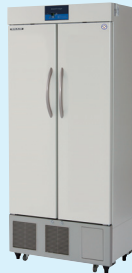

麻薬金庫

大型タイプ
標準価格:27,000円(税抜)
外形寸法:W305×D214×H363mm
重量:5.1kg
[取付金具 標準価格:7,300円(税抜)]

小型タイプ
標準価格:25,000円(税抜)
外形寸法:W255×D150×H215mm
重量:3.0kg
[取付金具 標準価格:6,300円(税抜)]



※取付金具別途必要

サーモレコーダー

庫内温度の履歴を自動記録できます。
※記録紙1年分(12コ)付属

記録範囲
-10~44℃
(記録精度±2℃)

標準価格:61,000円(税抜)
[取付金具標準価格:8,000円(税抜)]



温度データロガー


testo174Tセット
標準価格:24,000円(税抜)
※その他の種類もございます



測定孔


センサー線等を挿入する際に、
冷気もれを防ぎます。

標準価格:25,000円(税抜)

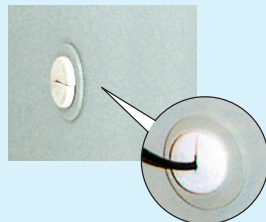

パンチングプレート

小瓶などを置くのに最適です。
※価格についてはお問い合わせ下さい。

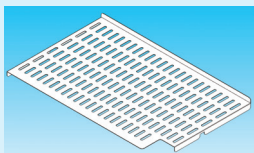

棚網(受け具付)

左右選択下さい。

棚受 4個付
FMS-305GUX 2,100円(税抜)
FMS-505GX 2,700円(税抜)
FMS-1004G
左右 4,200円(税抜)
中央 4,600円(税抜)

スライドラック仕様

薬品やサンプルの出し入れに
便利なスライドラック仕様。

標準価格:77,000円(税抜)

FMS-305GUX・505GX 右側
FMS-1004G 左側



停電警報ブザーキット

乾電池式で停電時にブザーでお知らせ
します。

標準価格:13,200円(税抜)

外部警報接点出力

標準価格:4,200円(税抜)

標準装備


キャスター付

4輪自在キャスターで搬入・移設
もラクラク
※FMS-1004Gは6輪自在

施錠装置付

個体別の鍵を採用
他の保冷库の鍵を開けられ
ないようセキュリティ強化

閉め忘れ防止

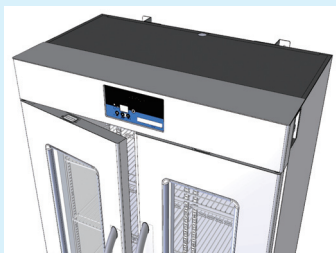

90°以内は自動で扉が閉まる
仕様で、閉め忘れを防止します。
ドアセンサーも標準装備。
更なる安心・安全な保管環境を
ご提供します。

転倒防止用金具付

万が一に備えて安全対策

※固定作業ご希望の場合は、
当社担当にご相談下さい。




オプション

脚用耐震固定金具

2個セット


標準価格:8,800円(税抜)

※耐震固定作業ご希望の場合は、
当社担当にご相談下さい。

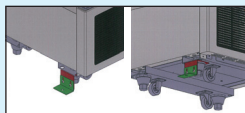

脚用転倒防止金具 アンカー不要仕様

※別途取付作業費が発生します。

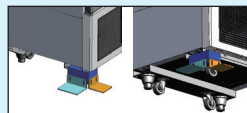

選べるカラーバリエーション

6つのカラーバリエーションからお好みに合わせて色を選択

標準色(アイボリー)に加えて、ブラウン、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、スカイブルーの6色から
お選びいただけます。お好みに合わせてお選びください。



ブラウン ピンク オレンジ イエロー グリーン スカイブルー

※左記はあくまで参考カラーです。
実際の製品とは色味が異なる場合がございます。

機能的に空間を演出

内観に合わせて製品の機械室パネルと天飾り部の色を選択することができ、トータルコーディネートできます。

ゾーニング

色でゾーニングを行うことで各セクションが認識しやすくなります。診療科目に合ったイメージの色を使用する
ことで直感的な判断と理解が可能です。

試薬・薬品別・ご担当者ごとの認識保管

保管物や担当者によって製品の色を変えることで、視覚的に判断ができるので取り間違を防ぎます。

※購入時にご希望いただいた場合、
追加費用はかかりません。



バリデーションサポートサービス

製品性能の品質の適切性を据付(IQ) / 稼働(OQ)の各段階で
立証・文書化し、書類にて報告します。
長期に渡り安心してご使用いただけるようサポートいたします。

打合せ

計画書提出

IQ/OQ実施

報告書提出

