

卓上型クリーンベンチ

ISO-5
(クラス100) 不織布
フィルター 垂直
気流型

汎用的なクリーンベンチの作業性・操作性を高め、
幅1,000mmタイプ・幅1,300mmタイプの2機種をラインアップ!!

作業性

操作性

ガスバーナー対応



幅1,000mmタイプ

FMM-240TCB

外形寸法:1,000×575×825mm
ワークエリア寸法: 995×510×555mm

標準価格: 682,000円(税抜)



幅1,300mmタイプ

FMM-320TCB


外形寸法:1,300×575×825mm
ワークエリア寸法:1,295×510×555mm

標準価格: 847,000円(税抜)

- DCターボファンを採用し、省エネと低騒音を実現。
(FMM-240TCB:54dB(JIS規格に基づく試験))
- 作業姿勢を考慮し、傾斜構造のシャッターガラスを採用。
- スイッチとコンセントを前面外部に配置し、操作性を向上。
- レベル調整と設置面への傷つき防止に設置用アジャストを採用。
- 作業時の入射光を考慮し、殺菌灯・蛍光灯を前面上部に配置。
- 省エネ化・チラつき防止のために蛍光灯用インバーター安定器を採用。
- 耐久性の高いガラス製シャッターを採用。

特徴

■ 低騒音DCターボファン採用

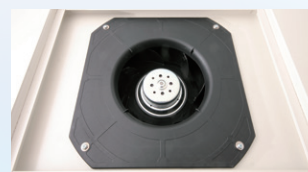

■ 傾斜構造



■ 殺菌灯標準装備



■ スイッチ・コンセント 前面設置



■ 設置用アジャスト



■ フットスイッチ付き
ガスバーナー標準装備




※ご注文時、都市ガスかプロパンガスか
をお知らせ下さい。





ガスホース
接続口

FMM-240TCB

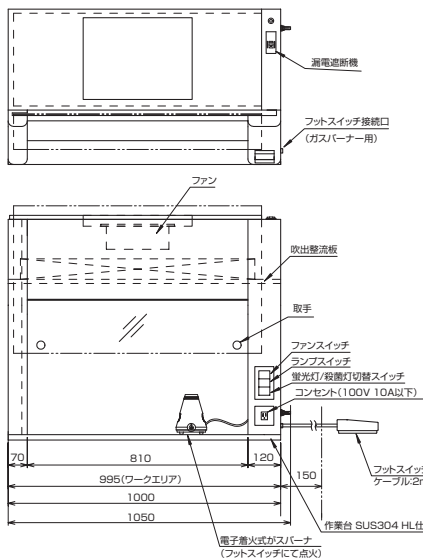

FMM-320TCB

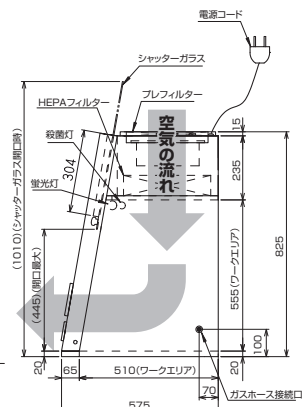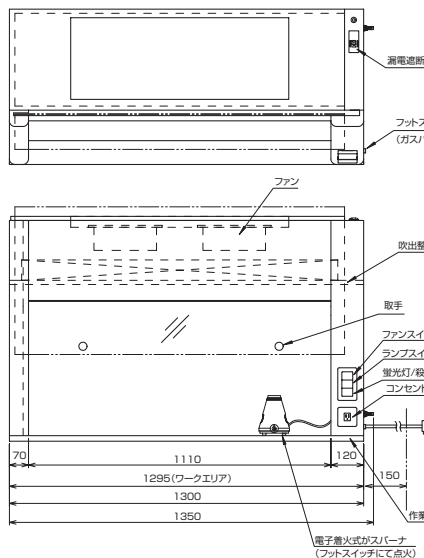

機種名	FMM-240TCB	FMM-320TCB
外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	1000(1050)×575×825	1300(1350)×575×825
全高寸法(シャッターガラス開口時)(mm)	1010	
ワークエリア寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	995×510×555	1295×510×555
外装	鋼板: ポリエステル樹脂粉体塗装	
内装	底板: SUS鋼板 ヘアライン仕上げ	内装鋼板: ポリエステル樹脂粉体塗装
前面シャッター	セミ強化ガラス	
メインフィルター	集塵効率 99.99%以上(0.3μm粒子)	
種類	HEPAフィルター	
プレフィルター	不織布	
清浄度	ISOクラス5(クラス100) (周囲環境: ISO-クラス8の場合)	
殺菌灯	15W×1本	20W×1本
蛍光灯	32W×1本	40W×1本
吹出し風速	0.4m/s以上(初期値)	
電源	単相100V 50Hz/60Hz	
電源コード	2極接地極付プラグ 機外長 2m	
消費電力(W)	85	113
製品質量(kg)	57	71
許容電圧範囲(V)	90~110	
使用周囲温度(℃)	5~35	
使用周囲湿度	85%RH以下	

消耗品

UVランプ
蛍光灯
HEPAフィルターユニット※

※HEPAフィルター、プレフィルター、交換作業費別途


消耗品交換時期の目安

UVランプの交換時期…約3,000時間

蛍光灯交換時期…約12,000時間

HEPAフィルターユニット交換時期…年1回点検(0.3m/s以下で交換)


不織布プレフィルター

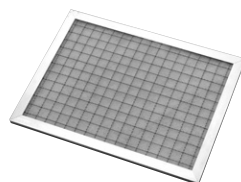

ほこりを掃除機でとって頂き、水洗いすることで長くお使い頂けます。

接地形2極用プラグ標準装備

感電防止などの安全性の向上

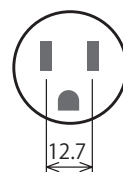

支店・営業所は全国に70カ所以上 GALILEIのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI

Be cool, Be alive.



フクシマガリレイ株式会社



安全に関するご注意

- このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

■製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

本社・FMS事業部(大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
FMS事業部(東京)	(03)6361-1956	東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
FMS事業部(札幌)	(011)833-1211	北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
FMS事業部(仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
FMS事業部(名古屋)	(052)559-2940	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
FMS事業部(岡山)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
FMS事業部(福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

●カタログ・仕様図のダウンロードは

URL <https://www.galilei.co.jp>

製品についてのお問い合わせ、ご注文は —

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

認証取得 認証取得
滋賀(水口)工場・岡山工場 滋賀(水口)工場・岡山工場
関西技術部・S&S事業部 本社・東京
東京技術部・東京工事部 名古屋
中部技術部・西日本技術部 関西センター・関東センター

本リーフレットの記載内容は
2025年8月現在のものです。
(2508-00B)G

MD-2204-B