

GALILEI

Be cool, Be alive.

小型薬用保冷庫

MediFridge

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用!!

小型でも冷蔵から常温までしっかり温度管理可能



■ノンフロン仕様

地球温暖化係数が低いため地球環境に優しい冷媒です。

また、フロン排出抑制法の対象外です。

地球温暖化係数(GWP)比較

代替フロン冷媒 R134a	1430
ノンフロン冷媒 R1234yf	1

※GWP数値は経済産業省告示第54号およびISO5149-1より引用



ECモード
2℃～25℃
(1℃単位)

HCモード
3℃～5℃
(1℃単位)

FMS-055GMX

標準価格:168,000円(税抜)

運転モード切替機能

EC(Eco Control)モード

設定温度範囲が2～25℃と広範囲の設定が可能。
要冷薬品のみでなく、常温薬品の保管もできます。

HC(High Control)モード

温度変動幅を小さくし、より安定した庫内温度を実現。
厳密な温度管理が必要な医薬品保管に最適です。


左開き仕様

右手に薬品を持ったまま開閉できる扉開き
※オプションで右開き仕様も可能



バスケット付

奥まで有効活用できる
バスケット2個付属

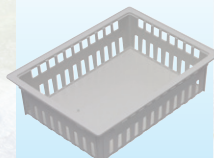

内形寸法
W344×D244×H99mm

施錠装置付



個体別の鍵を採用
他の保冷庫の鍵を開けられないよう
セキュリティ強化

オプション

サーモレコーダー

庫内温度の履歴を
自動記録できます。
※記録紙1年分(12コ)付属

記録範囲
-10～44℃
(記録精度±2℃)

標準価格:61,000円(税抜)
[取付金具標準価格:8,000円(税抜)]



温度データロガー

testo 174Tシリーズ

testo 174T
(ソフトウェア対応)
標準価格:17,000円(税抜)
testo 174T BT (モバイルアプリ対応)
標準価格:23,000円(税抜)



右開き扉仕様

標準価格:7,000円(税抜)

停電警報ブザーキット

乾電池式で停電時にブザーで
お知らせします。
標準価格:15,000円(税抜)

外部警報接点出力

標準価格:5,000円(税抜)

鍵付き収納 セット

(詳細裏面参照)



小分け収納 ケース

(詳細裏面参照)

仕様

寸法	外形(mm) (幅×奥行×高さ)		500×452(482)×690
	内形(mm) (幅×奥行×高さ)		420×335×297
有効内容積(L)			42
製品質量(kg)			27
材質	外装		塗装鋼板
	内装		ABS樹脂 塗装鋼板
	扉		表面:塗装鋼板 裏面:ABS樹脂 マグネット式:1枚
	断熱材		シクロペンタン発泡
設定温度範囲			ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃
温度変動幅			ECモード:4℃(無負荷、周囲温度-5~35℃)
			HCモード:2℃(無負荷、周囲温度1~30℃)
冷却装置	圧縮機公称出力(W)		60
	冷媒制御方法		キャピラリーチューブ
	凝縮器		ワイヤーチューブ型
	冷却器		強制通風式フィンチューブ型
	冷媒		R1234yf
	温度制御		マイコン制御 デジタル温度表示
電源	霜取方式		自動検知式サイクルデフロスト
	適用ブレーカー		単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント		接地形 2極 15A 125V
電機特性	許容電圧範囲(V)		90~110
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	1.7/1.6
		始動電流(A)	13/12
		消費電力(W)	107/110
	加温時(外気低温時) (50/60Hz)	力率(%)	63/99
		運転電流(A)	0.5/0.5
		消費電力(W)	45/45
使用周囲温度(℃)			-5~35℃ 80%RH以下
放熱量 (50/60Hz)(W)			200/200
付属品			バスケット(2個)、鍵
警報内容			高温・低温・扉開放警報、フィルター点検サインなど

※仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。

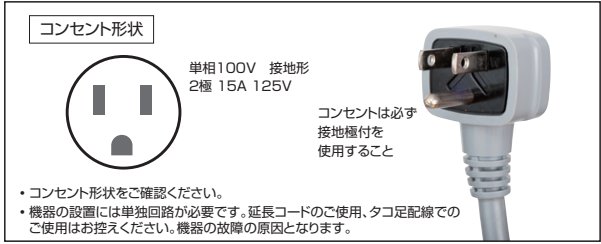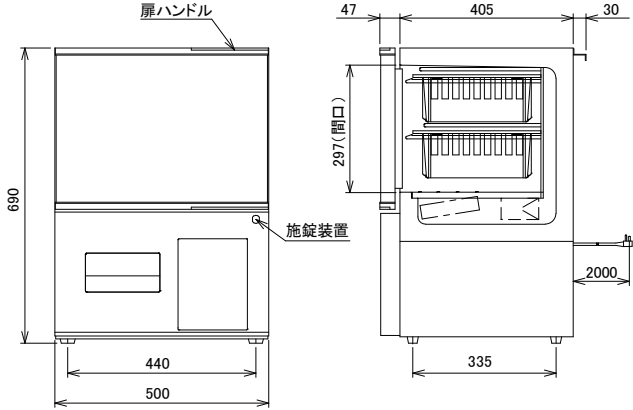

設備に関する注意事項

ノンフロン製品は、可燃性物質を冷媒に使用しております。
万が一、冷媒が漏れたときも安全にお使い頂くために、最小設置床面積以上の場所に設置してください。

当社では安全性を担保する考えから、一般社団法人日本冷凍空調工業会の規格^(※1)に準拠しています。

※1 一般社団法人日本冷凍空調工業会 JRA4078
「可燃性冷媒を使用した内蔵形冷凍冷蔵機器の冷媒漏えい時の安全機能要求事項」



小分け収納ケース

[収納例]	トレー寸	カラー	標準価格
① AT-14×4 ② AT-8×2 AT-10×1 AT-11×8	AT-8	W113×D73×H58	クリアホワイト 240円
	AT-10	W240×D73×H59	ライトグリーン 530円
	AT-11	W56×D70×H58	ライトイエロー 130円
	AT-14	W235×D75×H42	ライトブルー 360円 ピンク

鍵付収納セット

[収納例]	引き出し寸	カラー	標準価格
	① W213×D161×H110×1個	トウメイ アンバー	28,000円
	② W103×D160×H112×2個		28,000円
	③ W103×D160×H112×1個 W103×D162×H51×2個		41,000円
	④ W103×D162×H51×4個		49,000円

支店・営業所は全国に70カ所以上
Galileiのサービスネットワーク
万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

GALILEI
Be cool, Be alive.



フクシマガリレイ株式会社



安全に関するご注意

- このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
- 製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

本社・FMS事業部(大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
FMS事業部(東京)	(03)6361-1956	東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
FMS事業部(札幌)	(011)833-1211	北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
FMS事業部(仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
FMS事業部(名古屋)	(052)559-2940	愛知県名古屋市中区金山5-13-24
FMS事業部(岡山)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
FMS事業部(福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

●カタログ・仕様図のダウンロードは

URL <https://www.galilei.co.jp>

製品についてのお問い合わせ、ご注文は —

ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
認証取得	認証取得
品質管理部・生産管理部・営業部・技術部・開発部・総務部・経理部・人事部・労務部・環境部・安全衛生部・施設管理部・情報管理部・法律部・渉外部・広報部・IR部・CSR部・ESG部・SDG部・Sustainability部	品質管理部・生産管理部・営業部・技術部・開発部・総務部・経理部・人事部・労務部・環境部・安全衛生部・施設管理部・情報管理部・法律部・渉外部・広報部・IR部・CSR部・ESG部・SDG部・Sustainability部

本リーフレットの記載内容は
2025年8月現在のものです。
(2508-00B)G

リーフレットNo.

MDC-224